


Best Practice Award 보고서

[임상분과] 업무 지식 공유

<p>기 관 / 작성자</p>	<p>분당서울대학교병원 / 김정인</p>
<p>지식 제목</p>	<p>감마카운터 제염액 사용정보</p>
<p>내용</p>	<p style="text-align: center;">■ 제품명: Formula G-510 EF</p> <ul style="list-style-type: none"> * 분류: 안전확인대상 생활화학제품(원내분류: 일반관리물질) * 보관방법: 유해물질 보관장에 보관하지 않고 사용가능 * 사용방법: 용도에 맞게 희석한 제염액을 오염부위에 분무 후 20~30초 정도의 반응시간을 준다. * 희석방법 (예시) 일반오염: 원액 2, 물 8 (예시) 분무기 500ml 경우: 원액100ml, 물 400ml
<p>개선 효과</p>	<ul style="list-style-type: none"> *오염된 감마카운터 Well 커버 제염효율 증대로 사용자들의 감마카운터 장비 유지관리에 기여할 수 있다. *검사실에서 오염 정도(심한오염, 매우심한 오염)에 따라 농축액을 증가시켜 희석하여 사용 가능함.
<p>사진</p>	<div style="text-align: center;">  </div> <p>(원액: Formula G-510 EF)</p>



(분무기 500ml 경우: 원액100ml, 물 400ml)